



## Животные (живые)

Пробы должны быть собраны в соответствии с национальными законами.

**Кровь** (максимально 5 мл): в пластиковых EDTA или РАХgene пробирках для сбора крови. 15 раз перемешать встряхиванием.

или

**Ткань** (максимально 1 см<sup>3</sup>): например пробы кожи, мышц или пуповины. Поместить в пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой крышкой), содержащей 70% спирта или заморозить в пластиковом пакетике.

**Не использовать формалин или метанол!**

**Сыворотка** (1-10 мл): в пластиковых пробирках. Необходимо центрифугировать и сепарировать. **Сыворотку посылать только вместе с пробами крови или ткани!**

## Животные (post mortem)

**Ткань** (максимально 1 см<sup>3</sup>): например пробы кожи, мышц или пуповины: поместить в пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой крышкой), содержащей 70% спирта или заморозить в пластиковом пакетике.

**Не использовать формалин или метанол!**

**Сыворотка** (1-10 мл): в пластиковых пробирках. Необходимо центрифугировать и сепарировать. **Сыворотку посылать только вместе с пробами ткани!**



## CITES (СИТЕС)


Пробы видов, для которых необходимы разрешения СИТЕС.

**В странах ЕС:** в соответствии с правилами СИТЕС разрешения на экспорт/импорт не нужны.

**Вне стран ЕС:** для СИТЕС-экспорта должны быть получены разрешения в национальных отделениях СИТЕС. Заявка на разрешение СИТЕС-экспорт должна быть оформлена перед отправкой!

**СИТЕС – исключения** могут касаться некоторых научных учреждений (см. Главу VII, §6 договора СИТЕС). Ваша организация может подать заявку на получение СИТЕС-исключения. Все EAZA biobank hubs получили эти исключения.

Как только Вы получили СИТЕС-экспорт разрешение, пошлите копию (в pdf-формате) на имя Вашего контакта в EAZA biobank hubs для получения СИТЕС- импорт разрешения.

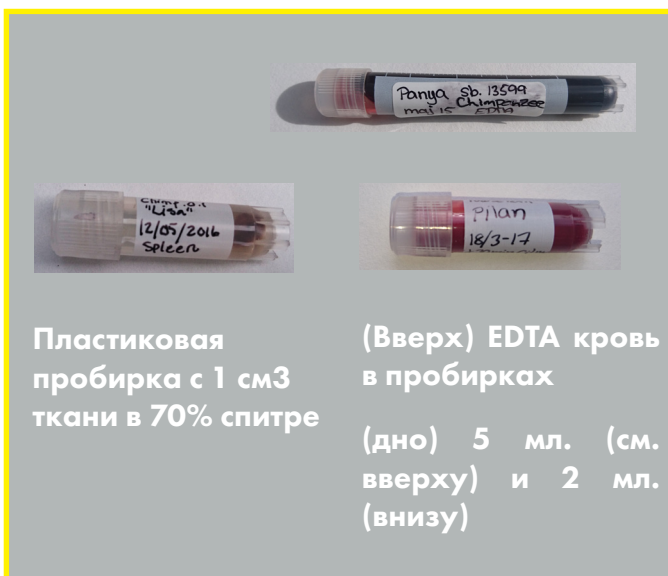



# Пересылка

## Маркировка

Маркировать пробы с **идентификационным номером животного** (транспондер, кольцо, GAN, локальный идентификационный номер), название вида, тип **ткани** и **день** (число) отбора пробы.

К этому приложить ZIMS-specimen report и координаты (имя, адрес) отправляющего, **в противном случае пробы не будут приняты**.

Если у Вас нет ZIMS-specimen report, то приложите в печатной форме идентификационный номер животного, название вида, тип ткани и день (число) отбора пробы.




## Хранение

Если Вы Ваши пробы в течение 12 часов после отбора не сможете отправить, то пробы необходимо заморозить. Отправить пробы как можно быстрее, при этом нужно учесть, что EAZA biobank hub не работает по выходным.

## Упаковка

- 1 Первичная упаковка** - проба в пластиковой пробирке
- 2 Вторичная упаковка** - пластиковый контейнер или пакет, в которую помещается первичная упаковка
- 3 Окончательная упаковка** – поместить в почтовый пакет или картон вместе с сопровождающими документами (например ZIMS-specimen report) и охлаждающим элементом (лед).

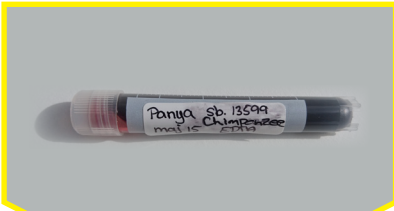

## Пересылка

Ваша посылка должна быть снабжена наклейкой "UN3373" и текстом "Exempt animal specimen" и "**refrigerate upon arrival**"

Наклейку "UN3373" Вы можете получить у EAZA biobank hub





**EAZA  
BIOBANK**

# Адреса EAZA biobank



Если Вы хотите участвовать в EAZA biobank, то выберете соответствующий Вашей стране biobank hub и пошлите Ваши пробы на ниже перечисленные адреса.



BRINGING CONSERVATION TO LIFE

Shipping country: **UK, Ireland, Qatar, UAE, Kuwait**

## Edinburgh hub

ATT: **Dr. Helen Senn**  
Address: Royal Zoological Society of Scotland  
WildGenes Laboratory  
134 Corstorphine Road  
Edinburgh EH12 6TS, UK  
E-mail: [HSenn@rzss.org.uk](mailto:HSenn@rzss.org.uk)



**Leibniz Institute for Zoo  
and Wildlife Research**

IN THE FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.

Shipping country: **Germany, Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine**

## Berlin hub

ATT: **Dr. Jörns Fickel**  
Address: Department of Evolutionary Genetics  
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW)  
Alfred-Kowalke Strasse 17  
10315 Berlin, Germany  
E-mail: [fickel@izw-berlin.de](mailto:fickel@izw-berlin.de)



Shipping country: **Belgium, Luxembourg, The Netherlands, France, Greece, Israel, Italy, Turkey**

## Antwerp hub

ATT: **Dr. Philippe Helsen**  
Address: Centre for Research and Conservation  
Royal Zoological Society of Antwerp  
Koningin Astridplein 20-26  
2018 Antwerp, Belgium  
E-mail: [Philippe.Helsen@kmda.org](mailto:Philippe.Helsen@kmda.org)



Shipping country: **Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, Portugal, Spain**

## Copenhagen hub

ATT: **Dr. Christina Hvilsom**  
Address: Copenhagen Zoo  
Roskildevej 38  
2000 Frederiksberg, Denmark  
[ch@zoo.dk](mailto:ch@zoo.dk)  
E-mail:

It is the responsibility of the lending institution to keep the biobank informed with their most up to date contact details.